

高圧蒸気滅菌器 定期自主点検記録(CL)

QE-801-S-002-0002-01

点検年月日 年 月 日	点検者	型式	製造番号
点検項目			点検結果
①	フタ・缶体のキズ、凹み、亀裂の有無		
②	安全弁の漏れの有無		
③	圧力計の指度の狂い		
④	フタパッキンの汚れ、切れ、漏れの有無		
⑤	ロックレバー動作の状態		
⑥	フタの緩み等によるガタ・ズレ・漏れの有無		
⑦	管・弁の損傷・漏れの有無		
⑧	制御装置作動確認		
⑨	日常使用している滅菌用水の確認		
備考			

○：正常 △：漏れは無いが、目視・手動にて異常がある ×：運転時、漏れがある

△が2つ以上ある場合、または×が1つ以上ある場合は修理・調整の必要があります。販売店または弊社までご連絡ください。

高圧蒸気滅菌器 定期自主点検記録(CL)

QE-801-S-002-0002-01

点検年月日 年 月 日	点検者	型式	製造番号
点検項目			点検結果
①	フタ・缶体のキズ、凹み、亀裂の有無		
②	安全弁の漏れの有無		
③	圧力計の指度の狂い		
④	フタパッキンの汚れ、切れ、漏れの有無		
⑤	ロックレバー動作の状態		
⑥	フタの緩み等によるガタ・ズレ・漏れの有無		
⑦	管・弁の損傷・漏れの有無		
⑧	制御装置作動確認		
⑨	日常使用している滅菌用水の確認		
備考			

○：正常 △：漏れは無いが、目視・手動にて異常がある ×：運転時、漏れがある

△が2つ以上ある場合、または×が1つ以上ある場合は修理・調整の必要があります。販売店または弊社までご連絡ください。