

パーソナルクレーブ

KTRシリーズ

「この隙間に置きたいけれど…」
省スペース設計により設置場所に苦慮しません
デジタル制御のラボ用小型オートクレーブ

GMP/GLP 対応可能

HACCP ISO22000 FSSC22000 校正サービス

ラボ用



KTR-2322

KTR-2346A/B

検査室・研究室の片隅に

シンプルでコンパクト。卓上型は実験台の一角に、床置型は機器の隙間に置いて使えます。

手締め式フタハンドル

ハンドルを締めるだけでフタのロックは完了です。丈夫で壊れにくい構造です。



KTR-2322設置

デジタルコントローラー


滅菌温度と時間を決めたらスタートキーを押すだけ。煩わしい操作を一切省きました。

ユーティリティは電源のみ

アース付の一般コンセントがあれば使えます。(KTR-3065型は除く)
蒸気発生用の水は精製水あるいは水道水を手酌で入れるだけです。

安全装置

小さくても圧力容器。安全装置に妥協は許されません。空焚、異常圧を検知する装置、やけどを防止するカバーを標準装備しています。

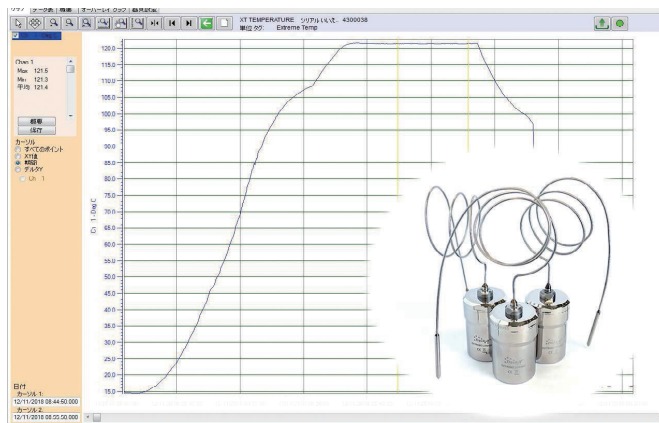

温度校正サービス(別途)

型 式	KTR-2322	KTR-2346A/KTR-2346B	KTR-3045A/KTR-3045B	KTR-3065A/KTR-3065B
タ イ プ	卓上型	床置型	床置型	床置型
缶内有効寸法/総容積	φ230×H210mm/12L	φ230×H460mm/22L	φ300×H460mm/37L	φ300×H630mm/50L
外寸法 / 重量	W380×D340×H430mm/20kg	W380×D340×H780mm/28kg	W450×D390×H820mm/41kg	W450×D390×H970mm/47kg
滅菌温度(最高圧力)	110℃~125℃(0.180MPa)			
滅 菌 時 間	1秒~99分59秒			
圧 力 容 器 種 別	簡易圧力容器		小型圧力容器	
安 全 装 置	空焚防止装置・過圧防止装置・安全ブレーカ・圧力安全弁			
必 要 な 電 源	AC100V,15A以上			AC100V, 20A以上
電 源 接 続 部 の 形 状	アース刃付プラグ			アース線を含む3芯ケーブル先端丸端子
金 網 カゴ / 個 数	φ210×200mm/1個	KTR-2346A:φ210×400mm/1個 KTR-2346B:φ210×200mm/2個	KTR-3045A:φ270×400mm/1個 KTR-3045B:φ270×200mm/2個	KTR-3065A:φ270×300mm/2個 KTR-3065B:φ270×200mm/3個
価 格	¥250,000 (税込 ¥275,000)	KTR-2346A:¥313,000 (税込 ¥344,300) KTR-2346B:¥320,000 (税込 ¥352,000)	KTR-3045A:¥399,000 (税込 ¥438,900) KTR-3045B:¥412,000 (税込 ¥453,200)	KTR-3065A:¥434,000 (税込 ¥477,400) KTR-3065B:¥446,000 (税込 ¥490,600)